



**Штатив для цилиндрических  
делительных воронок 250 мл  
ПЭ-2930**

**Паспорт**

Версия 1.1 от 27.11.2015

Номер по каталогу:

1.75.10.0300



Санкт-Петербург  
2015



## **1. Общие указания**

Штатив ПЭ-2930 предназначен для установки и хранения цилиндрических воронок объёмом 250 мл.

## **2. Основные характеристики**

2.1. Материал.....	полипропилен
2.2. Материал основания.....	сталь
2.3. Диаметр, мм.....	220
2.4. Высота, мм .....	425
2.5. Масса, кг, не более .....	2,5
2.6. Кол-во устанавливаемых делительных воронок, шт. ....	6

## **3. Порядок сборки**

Сборка штатива производится пользователем в соответствии с прилагаемой схемой сборки (Рисунок 1) с учётом замечаний (Рисунок 2), в последовательности, описанной ниже.

- 3.1. Положить основание 1 на ровную поверхность.
- 3.2. Ввернуть в основание 1 шпильку 2 резьбовым концом, на котором находится стандартная гайка 12.
- 3.3. Для предотвращения отворачивания шпильки 2 затянуть гайку 12 используя гаечный ключ (в комплект не входит).
- 3.4. Отвернуть и снять контргайку 11.
- 3.5. Совместить пазы в кольце 3 с рёбрами на диске 4. Кольцо должно быть установлено на нижней стороне диска 4.
- 3.6. Удерживая диск 4 и кольцо 3 в совмещённом положении, надеть их на шпильку 2 и переместить вниз до упора кольца 3 в основание 1. После этого проконтролировать совпадение пазов кольца и рёбер на диске (Рисунок 2).
- 3.7. Установить первый набор из семи втулок 5.
- 3.8. Установить первый диск 6 фирменным логотипом вверх. При этом вращением подобрать такое его положение, в котором рёбра дисков 4 и 6 совпадают (Рисунок 2).

3.9. Установить второй набор из четырёх втулок 7.

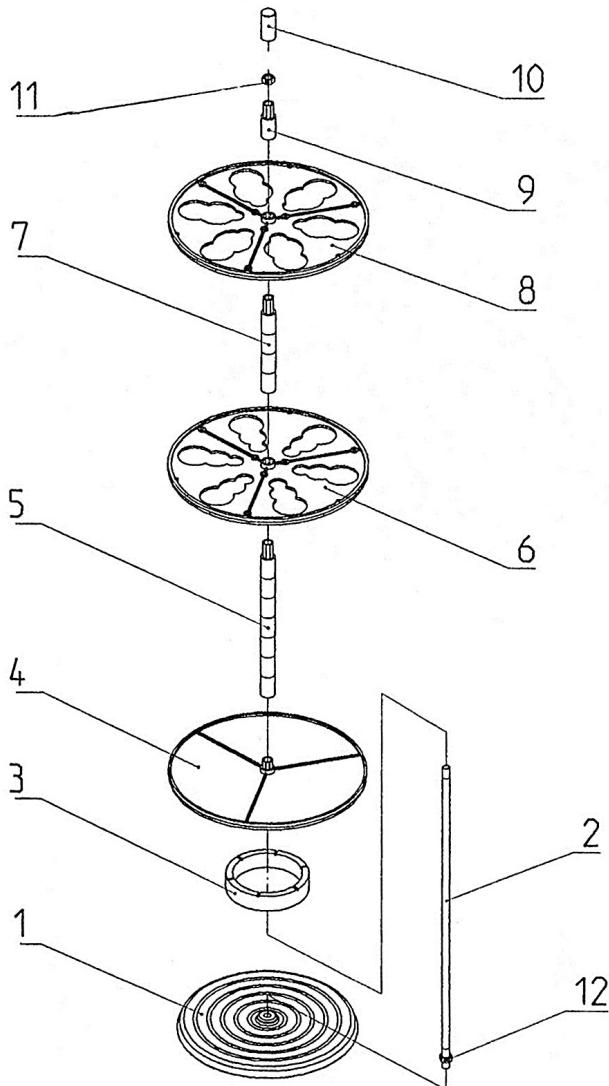


Рисунок 1

1 – Основание; 2 – шпилька; 3 – кольцо; 4 – нижний диск;  
5 – набор втулок (7 шт.); 6 – диск с отверстиями; 7 – набор  
втулок (4 шт.); 8 – диск с отверстиями; 9 – втулка верхняя;  
10 – колпачок декоративный; 11 – верхняя контргайка (1  
шт.); 12 – нижняя гайка (1 шт.)

- 3.10. Установить второй диск 8 фирменным логотипом вверх. При этом так же вращением подобрать такое его положение, в котором ребра дисков 6 и 8 совпадают (Рисунок 2).
- 3.11. Установить верхнюю втулку 9.
- 3.12. Навернуть контргайку 11 и затянуть с помощью гаечного ключа (в комплект не входит), придерживая при этом рукой основание 1. Перед затяжкой контргайки 11 ещё раз убедиться в правильном относительном расположении дисков 4, 6 и 8 (ребра дисков должны совпадать).
- 3.13. Надеть до упора декоративный колпачок 10 (может потребоваться небольшое усилие).

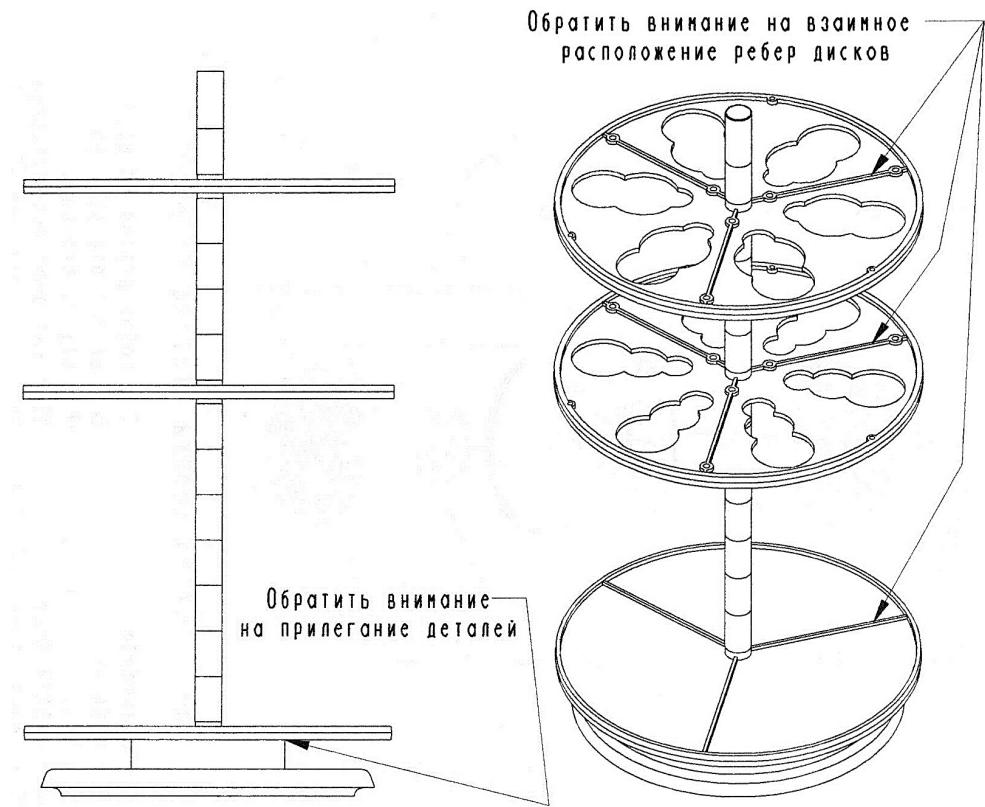


Рисунок 2

## **ВНИМАНИЕ!**

- При сборке штатива необходимо следить, чтобы все детали, надеваемые на шпильку 2, полностью фиксировались в своих крайних нижних положениях. В противном случае закончить сборку не удастся.
- Во избежание поломки колпачка 10 при сборке не следует менять местами гайки 11 и 12, а так же втулку 9 и любую из втулок наборов 5 и 7.

## **4. Гарантийные обязательства**

- 4.1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.
- 4.2. В течение гарантийного срока эксплуатации по рекламации производится замена штатива при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

## **5. Сведения о рекламации**

При обнаружении некомплектности при распаковке изделия или появлении неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации претензии направлять по адресу:

ООО «Экохим»

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д. 22, корп. И, оф. 406  
тел. (812) 322-96-00, факс (812) 448-76-00.

E-mail: [info@ecohim.ru](mailto:info@ecohim.ru), URL: [www.ecohim.ru](http://www.ecohim.ru)

## **6. Сведения о приёмке**

Штатив пластмассовый ПЭ-2930 соответствует требованиям технических условий БКР Е.418329.004ТУ, обязательным требованиям национальных стандартов, технической документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска\_\_\_\_\_

Штамп ОТК